

# Mini-Thermacage

Les soins postopératoires des souris peuvent représenter un défi majeur. Le processus de récupération après l'anesthésie peut altérer la capacité de l'animal à réguler sa température corporelle et, étant donné sa petite taille, il peut perdre rapidement sa chaleur corporelle.

## **Caractéristiques du produit :**

Dimensions 320x100x150mm

Puissance 180 watts

Echelle de température de 1 à 100°C

Précision 3%

Portes d'accès à charnières à ressort à l'avant haute pour la sécurité des animaux

Les séparateurs offrent des configurations à 4, 3 ou 2 compartiments

## **Mini-Thermacage est conçu pour offrir plusieurs configurations.**

Quatre petites sections ou deux sections plus grandes.

Les séparateurs peuvent être configurés pour diviser la surface de base en quatre petites sections ou en deux sections plus grandes. (il est recommandé de ne pas placer plus d'une souris dans chaque petite section. Cependant, pour toutes les autres utilisations, jusqu'à trois souris peuvent être hébergées par section pendant une heure maximum.

## **Temps d'allumage**

Nous vous recommandons de laisser jusqu'à 20 minutes pour que la chambre atteigne une température optimale avant de placer des animaux à l'intérieur.

Si vous utilisez la chambre dans une hotte, une armoire LAF, une station de changement ou une pièce avec un taux élevé de renouvellement d'air, cela peut prendre plus de temps.

## Précision

+/-3% dans des conditions de test ambiantes. Les stations de changement de cage avec filtration, les systèmes CVC et tout autre système qui affecte le flux d'air peuvent affecter la précision de la température.

